

## 产品使用说明书 Product Manual

### MS 培养基基盐 (含 1/2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, 含维生素)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN260516	
中文名称	MS 培养基基盐 (含 1/2NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> , 含维生素)	
英文名称	MS Base Salts (1/2 NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> , With Vitamins)	
产品别名	MS 培养基 (1/2NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> , 含维生素)	
用途	用于植物组织培养	
<b>成分 (mg/L) :</b>		
硝酸铵 NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	825.0	
氯化钙 CaCl <sub>2</sub>	332.2	
硫酸镁 MgSO <sub>4</sub>	180.7	
硝酸钾 KNO <sub>3</sub>	1900.0	
磷酸二氢钾 KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	170.0	
硼酸 H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	6.2	
六水氯化钴 CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	
五水硫酸铜 CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025	
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7	
一水硫酸锰 MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	16.9	
二水钼酸钠 Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25	
碘化钾 KI	0.83	
七水硫酸锌 ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	8.6	
甘氨酸 Glycine	2.0	
肌醇 Inositol	100.0	
烟酸 Nicotinic Acid	0.5	
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL	0.5	
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	0.1	
<b>用法:</b>		
称取本品 3.58g (精确值 3.58053g), 加入 1000mL 蒸馏水中溶解, 根据实验所需添加蔗糖和琼脂等成分 (若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解), 调节 pH 值 (一般为 pH5.8		



±0.2) , 分装, 121°C 高压灭菌 15 分钟。

**注意:** 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA 、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。

### **储存方式:**

常温运输, 2-8°C 密封储存; 保质期 3 年。

### **注意事项:**

1. MS 培养基, 需自行调解 pH 值时, 可自行使用盐酸和氢氧化钠调解 pH, 一般调为 pH5.8±0.2。
2. MS 培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA 、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。

### **废物处理:**

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。