



产品使用说明书 Product Manual

缺钙 SH 培养基基盐（含维生素）

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN260590
中文名称	缺钙 SH 培养基基盐（含维生素）
英文名称	SH Base Salts With Vitamins (-Ca)
产品别名	缺钙 SH 培养基（含维生素，不含蔗糖、琼脂）
用途	用于双子叶和单子叶植物悬浮细胞培养
成分（mg/L）：	
硝酸钾 KNO_3	2500.0
硫酸镁 MgSO_4	195.05
磷酸二氢铵 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	300.0
六水氯化钴 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0.1
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.2
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	19.8
硼酸 H_3BO_3	5.0
碘化钾 KI	1.0
一水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	10.0
二水钼酸钠 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.1
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	1.0
肌醇 Myo-Inositol	1000.0
烟酸 Nicotinic Acid	5.0
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL	0.5
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	5.0
用法：	
称取本品 4.04g（精确值 4.04275g），加入 1000mL 蒸馏水中溶解，根据实验所需添加蔗糖和琼脂等成分（若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解），调节 pH 值（一般调为 pH5.8），分装，121°C 高压灭菌 15 分钟。	
注意： 如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。	



储存方式:

常温运输, 2-8℃密封储存; 保质期 3 年。

注意事项:

1. 本品需自行调节 pH 值, 用于双子叶和单子叶植物悬浮细胞培养时, 范围 pH5.0-6.0, 一般调为 pH5.8, 具体可视实验要求而定。灭菌后若需微调, 需使用无菌的盐酸溶液和氢氧化钠溶液。
2. 植物组织培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以 121℃ 高压灭菌 15 分钟或 115℃ 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至 65℃左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。

废物处理:

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。